

CZY-GY 初粘性测试仪（药典）是一款按照中国药典黏附力测定法之规定设计制造的初粘性测试仪，适用于贴膏剂、贴剂等产品的初粘力测试。

产品特点

- 采用滚球斜坡停止法的测试原理，测试试样的瞬间粘附性能
- 完全按照国家标准设计的测试钢球，确保了测试数据的高精准性
- 测试倾斜角度可以按照用户的需求进行自由调整



测试原理

采用滚球斜坡停止法，通过钢球和试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时，胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性，根据试样能够粘住的最大球号钢球来评价其初粘性的大小。

参照标准

中国药典 2015 版（黏附力测定法）、GB/T 4852

测试应用^{注2}

基础应用 适用于医用贴膏剂、贴剂等的初粘力测试

技术参数^{注1}

项目	参数
可调倾角	0~45°
台面宽度	120mm
试区宽度	80mm
标准钢球	1/32 英寸~2 英寸（共 46 颗）
外形尺寸	580 mm (L)×150 mm (W)×180 mm (H)
净重	6 kg

◇ 对于用户有特殊需求的，我司在能力范围内可为用户进行定制化生产，以满足用户需求。

◇ Labthink 始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知。本公司保留修改权与最终解释权。