

CHY-C1 测厚仪常见故障排查

1、故障现象：显示屏无显示

- 原因：A) 电源线没连接或接触不良。
B) 电源开关没开。
C) 保险管损坏。
D) 内部器件发生问题。

- 故障排查：A) 连接好电源线。
B) 打开电源开关。
C) 更换 3A 保险管。
D) 请联系我们。

2、故障现象：显示屏显示有乱码。

- 原因：A) 干扰。
B) 内部器件问题。

- 故障排查：A) 单独接好地线后重新上电。
B) 请联系我们。

3、故障现象：测量精度低（重复性差或偏差较大）。

- 原因：A) 未调水平。
B) 预热时间太短。
C) 周围环境有震动或有风。
D) 测量时间设置不合理。
E) 干扰。
F) 测量头与测量杆相对位置变化。
G) 标定参数被破坏。

- 故障排查：A) 将仪器调水平。

- B) 预热 30Min 以后再测试。
- C) 排除周围环境中震动或风吹动的影响。
- D) 将测量时间设置的更长一些。
- E) 单独接好地线后重新上电。
- F) 调好测量头与测量杆相对位置并紧固好后重新标定或联系我们。
- G) 参照使用手册 P8 重新标定或联系我们。

4、故障现象：除“复位”键外其它按键均不相应。

- 原 因：A) 系统正在执行某一项功能。
B) 系统受干扰后死机。
C) 内部故障。

- 故障排查：A) 等程序执行完后再操作或按“复位”键结束当前程序。
B) 单独接好地线后重新上电
C) 请联系我们。

5、故障现象：打印机在线指示灯不亮。

- 原 因：A) 未按“SET”键设置。
B) 打印机故障。

- 故障排查：A) 按一下“SET”键。
B) 请联系我们。

6、故障现象：试验结束后不打印。

- 原 因：A) 打印机在线指示灯不亮。
B) 参数设置中，“打印”设置为“关(N)”。
C) 打印机故障。

- 故障排查：A) 按故障现象 5 处理。
B) 将参数设置中的“打印”设置为“开(Y)”。
C) 请联系我们。

7、故障现象：打印字迹不清。

- 原 因：色带无墨。

故障排查: 参照打印机使用说明书更换色带或联系我们。

8、故障现象: 打印时不出纸。

原因: A) 打印纸用完。

B) 打印机故障。

故障排查: A) 参照打印机使用说明书更换打印纸。

B) 请联系我们。

9、故障现象: 不通讯。

原因: A) 参数设置中,“串行”设置为“关(N)”。

B) 通讯线未连接好。

C) 计算机或主机故障。

故障排查: A) 将参数设置中的“串行”设置为“开(Y)”。

B) 连接好通讯线。

C) 请联系我们。